


RNA 溶液の発送方法

お手持ちのチューブでお送りください。

1 サンプルの準備

チューブ名はチューブへ直接ご記載ください。ラベルだと剥がれるリスクがあります

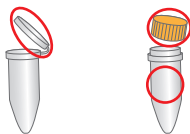

ふたがつながっている場合：ふたに記載
ふたが分離する場合：ふたとチューブ側面に記載



サンプルを冷凍する場合はあらかじめチューブを垂直に立てて凍らせてください。凍結時にふたに溶液が付着していると、膨張してふたが緩む恐れがあります。

チューブのふたが奥まで確実に閉まっていることを確認してください。

2 チューブの保護

方法例 1：チューブボックスに入れる



チューブが飛び出さないよう、箱のふたをテープで止めることを忘れずに！



箱を袋に入れて、箱のふたが開かないようにする方法でも OK




方法例 2：遠沈管に入れる



緩衝材やキムタオルと一緒に入れて、チューブを固定してください

3 梱包 **ドライアイスは必ず入れてください。**

① ②の完成物を緩衝材で包みます

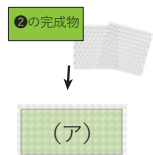


② ドライアイスを新聞紙等の紙で包みます




持ちがよくなる！


③ 発泡スチロールに (ア) とドライアイスを入れます

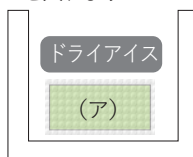


④ 隙間を保冷剤と緩衝材で埋めます

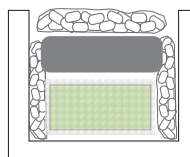

⑤ 依頼書※1の「サンプル情報」シートを印刷して同封します

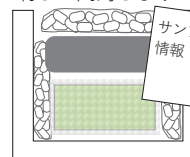

⑥ 内容物が動かないことを確認したら、封をし、発送します

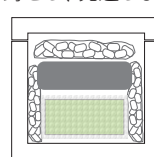

※1 依頼書（エクセルファイル）は、お見積りのメールに添付しています。



ドライアイスは何 kg 必要？

輸送日数が 1 日 → 最低 2kg
輸送日数が 2 日 → 最低 3kg



2kg

マイナス 20°C の冷蔵庫で 48 時間保管すると...



0.6kg

< サンプル送付先 >
株式会社 生物技研
〒252-0154 神奈川県相模原市緑区長竹 657
TEL 042-780-8333
※平日着でお願いします

< 輸送温度帯 >
冷凍（ドライアイスを同梱してください）

< 発送費用 >
元払いをお願いします